


Especificaciones técnicas

Energía: 200eV a 5keV
Corriente máxima: 1pA a 10µA
Distancia de focalización: 80mm
Presión del gas: 5xE-5 a 1.2xE-4 mbar
Bakeout: 250°C

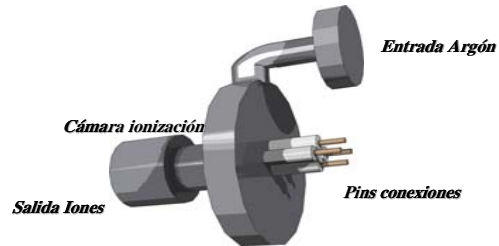

Procedimiento Apagado Cañón de Iones

Procedimiento apagado Cañón de Iones

1 Presionar el botón Operate (fuente pasa a Stand By)

2 Cerrar la válvula de fugas

3 Apagar la fuente de alimentación. esperar a que se estabilice la presión para abrir la válvula de la bomba iónica