

Procedimiento calentamiento muestra por el horno

Utilización de la fuente de Alimentación DELTA SM7020-D

Presión en la cámara del XPS, con bomba iónica encendida mejor 1E-8mbar

1. Conectamos los cables, al horno (cuidado con la polaridad.....!!!)
2. Encendemos la fuente de alimentación
3. Regulamos el voltaje máximo de salida, (pulsamos el botón display CC Setting, y calibramos con el potenciómetro CV)
4. Aumentamos la corriente, mediante el potenciómetro CC
5. Pasos de corriente en función de la presión en la cámara
6. Corriente máxima 4.2 Amperios

